



Western 封闭液

产品简介:

Western 封闭液即 Western Blocking Buffer, 可用于蛋白印迹中转移了蛋白样品的 PVDF 膜或 NC 膜的封闭, 主要由 TBS、BSA、防腐剂等组成。封闭后可以减小后续的一抗或二抗和膜的非特异性结合, 降低背景, 增强信噪比。每张膜封闭大约需要 10~15ml 封闭液。

产品组成:

名称	SS0917	保存条件
Western Blocking Buffer	100ml	4℃
说明书	1 份	

自备材料:

- 1、TBST 或 Western 洗涤液
- 2、摇床

操作步骤(仅供参考):

- 1、蛋白印迹转膜后加入 Western 洗涤液, 在摇床上摇动洗涤蛋白膜 1~2min。
- 2、取恰当容量的容器加入 Western Blocking Buffer, 在摇床上摇动室温封闭 60min。
- 3、直接进行一抗孵育等后续操作。

注意事项:

- 1、如果对于一些背景非常高的抗体, 可以 4℃封闭过夜。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 2 个月有效。